

POWDER DRY ICE MAKER

スノー状ドライアイス

雪うさぎ

商品名: 雪うさぎ Ⅲ型—SN
ガンタイプ



下記の用途などで
使用されております

- 冷凍食品等の保存
- 理科の実験
- 農薬の分析
- 理化学研究用

使用上の注意

ヤケドに注意!
-78℃
直接手で触れないで下さい

破裂注意 ビン・缶類に使用しないで下さい
お子様注意 お子様には触らせしないで下さい
ドライアイス容器には入れないで下さい

ドライアイスは食べ物ではありません。絶対に口には含まないで下さい

名称	スノー状ドライアイス機「雪うさぎ」
型番	Ⅲ型—SN ガンタイプ
電源	不要
液化炭酸ガスボンベ	サイフォン式
スノー状ドライアイス重量/時間	約200g/10秒(手動) ※必要な量をお作り下さい
寸法	幅ab.410×筒外形90×ガン高さ170 (mm) ホースの長さ 2m
材質	筒(ステンレス)、継手(黄銅)
重量	1.9kg(ホース込)




操作手順

雪うさぎⅢ型—SN ガンタイプ

準備：液化炭酸ガスボンベ（サイフォン式）とスノー状ドライアイス機「雪うさぎ」を直接つなぎます。


①

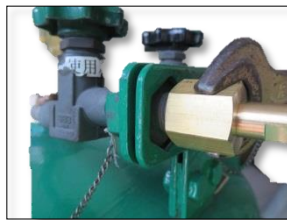

① 液化炭酸ガスボンベに雪うさぎの専用ホースの継手を取り付けます。

最後にスパナでしっかりと締め付けて下さい。

②

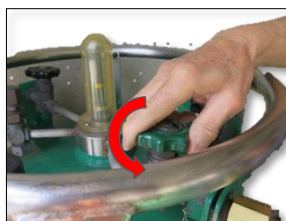

② ボンベのバルブを開けて、雪うさぎから漏れが無いか確認して下さい。ドライアイス出口に容器をセットします。

（ビニール袋だと無駄がありません）

③



③ガンのレバーを引くと、筒からスノー状ドライアイスがでてきます。

適量になったらレバーを戻して下さい

④



④ 出来上がり。

作業終了後はボンベのバルブを閉めて、ガンレバーを引いてホース内にあるガスを全て出して下さい

（そのままにするとホース内のガスが膨張しホースが破れることがあります。）



- ・ドライアイスを手で触らないで下さい。（手袋使用）
- ・二酸化炭素が原料なので狭い部屋などで使用する場合には、換気を良くし酸欠などにご注意ください。
- ・ガンを人に向けしないで下さい。
- ・取り扱いには十分注意して下さい。

ドライアイス製造・販売元

福島DI工業株式会社

〒960-8003

福島県福島市森合字丹波谷地4-7

TEL 024-563-1670

FAX 024-563-1671

<http://www.dikogyo.com>

E-mail: di-kogyo@ray.ocn.ne.jp